



Sterile Gebrauchslösung auf Basis von Peressigsäure zur Desinfektion von Flächen in Reinräumen.

## perform® sterile PAA

### Unser Plus

- sporizid, effektiv und schnell
- steril (aseptisch im Reinraum A/B abgefüllt)
- keimfiltriert (0,2µm)
- gebrauchsfertig im handlichen 500 ml Sprühsystem
- farbstoff- und parfümfrei
- Wirksamkeit geprüft nach Europäischen Normen (EN)

### Anwendungsgebiete

Desinfektion von Oberflächen und Ausstattungen/Geräten in Reinräumen. Besonders für Bereiche der Reinheitsklassen A und B, entsprechend:

- Anhang 1 zum EG-Leitfaden der Guten Herstellungspraxis: Herstellung steriler Arzneimittel, März 2009
- FDA Guidance for Industry: Sterile drug products produced by aseptic processing - current good manufacturing practice; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration; September 2004.

### Anwendungshinweise

perform® sterile PAA unverdünnt auf den vorgereinigten Gegenständen und Flächen ausbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Ggf. überschüssige Präparatemengen mit Einmaltuch entfernen.

### Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
<b>bakterizid</b> EN1276, EN13697	gebrauchsfertig	5 Min.
<b>fungizid</b> EN1650, EN13697	gebrauchsfertig	5 Min.
<b>begrenzt viruzid</b> gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	gebrauchsfertig	1 Min.

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
<b>sporizid</b> EN13697, EN13704	gebrauchsfertig	5 Min.



## Produktdaten

### Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe folgende  
Wirkstoffe: 0,07 g Peressigsäure

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	1,01 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	> 105 °C
Form	flüssig
pH	ca. 3,5 / 10 g/l / 20 °C / in Wasser
Viskosität, dynamisch	1,05 mPa*s / 20 °C

## Besondere Hinweise

**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Gute Materialverträglichkeit mit Edelstahl, PTFE, PVDF, PEHD, PP, Viton, Glas, etc.

Kontakt mit Buntmetallen (Messing, Kupfer) sollte vermieden werden.

Das Tragen von Schutzhandschuhen (z.B. aus Nitrilkautschuk) wird empfohlen.

BAuA Reg.-Nr. N-36978/ N-36979

Schweizer Zulassung: CHZN1946

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
perform sterile PAA 300 ml FL	10/Karton	70000331
perform sterile PAA 500 ml FL	10/Karton	100081

## Umweltinformation

schulke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Präparat perform<sup>®</sup> sterile PAA, sowie die vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

**schulke Schweiz**  
Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstr. 58  
8003 Zürich, Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

**schulke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)